

## A. 簡介

洛科獨特設計的過濾漏斗蓋，產品包含 300 或 500 ml 漏斗蓋，使用上不但方便快捷且安全牢固，可適用洛科專屬 PES 過濾漏斗 LF 3 或 LF 3a。產品另外附有 3 個氣密帽套，可連接針頭式過濾器作正壓過濾，材質均可使用高溫高壓蒸氣滅菌。

## B. 重要注意事項

- 使用本產品前請先詳讀本說明書。
- 請依相關的法令規範丟棄包裝材料。
- 對於產品的使用上，若有任何問題請連繫維修人員，請勿做不當的拆換。
- 在每次使用後，請依維護方法，進行過濾漏斗蓋的保養與清潔。
- 更詳細的產品資訊請參閱最新的型錄與官方網站。

## C. 拆封前檢查

在拆封本產品前，請先確認包裝盒無任何損害。使用前請先核對組件列表，確認所有的配件數量相符，如有任何問題，請保留序號與包裝盒，並接洽當地經銷商以獲得協助。

型號	300/500 ml 過濾漏斗蓋	
包裝	漏斗蓋	x1
	氣密帽套	x3
內容	針頭式過濾器	x1
	說明書	x1

## D. 整體圖示及應用範例



<圖 1> (a). 過濾漏斗蓋




(b). 應用於 LF 3 過濾漏斗



(c). 應用於 LF 3a 過濾漏斗

## E. 拆解圖示

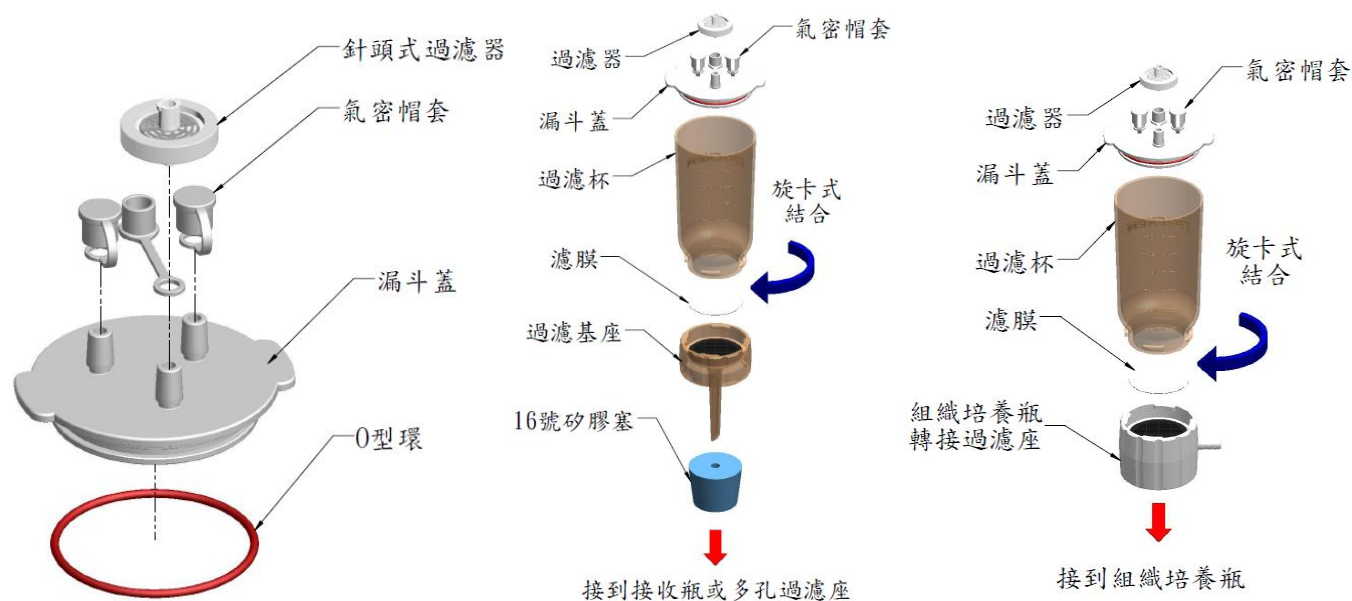

<圖 2> (a).過濾漏斗蓋組裝圖

(b). LF 3 / 5 過濾漏斗組裝操作

(c). LF 3a / 5a 過濾漏斗組裝操作

## F. 維護

1. 過濾漏斗蓋使用完畢，請以清水或 75 %酒精溶液清潔，若有需要請再以高壓蒸氣滅菌來消毒滅菌後，擦拭乾淨後收藏保存。
2. 高溫高壓蒸氣滅菌建議以溫度 121 度至少滅菌 30 分鐘。

## G. 規格材質

規格	材質		
適用漏斗	300/500 ml PES 過濾漏斗	主體	PP (polypropylene)
針頭式過濾器	(ø25 mm, 0.2 µm)	氣密帽套	Silicon
		針頭式過濾器	PTFE

## H. 訂購訊息

- ◆ 197000-36 PP 漏斗蓋
- ◆ 197000-41 氣密帽套
- ◆ 194225-01 針頭式過濾器 (ø25 mm, 0.2 µm)
- ◆ 197000-44 O 型環